



1. Határozza meg a mintatömeget és az őrlési módot. Mérje ki a mintát egy megfelelő edénybe.





2. Őrölje a szójababokat a megfelelő finomsáig (különböző daráló típusokhoz szükséges őrlési idők a termékleírásban).



3. Mérjen ki vizet a Szójabab Közös protokoll™-nak megfelelően. (1:5) Öntse az edénybe, zárja le és rázza össze, hogy az egész minta átnedvesedjen.



4. Pipettával vegyen 12 ml mintát a folyadékréteg tetejéből (kb. 3 teljes pipetta, kerülje a szemcsék felszívását), és engedje a pohárba.

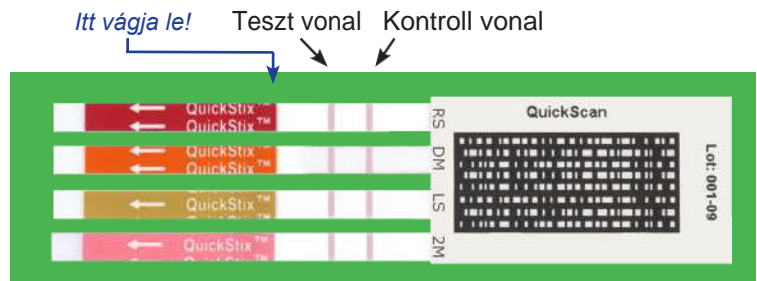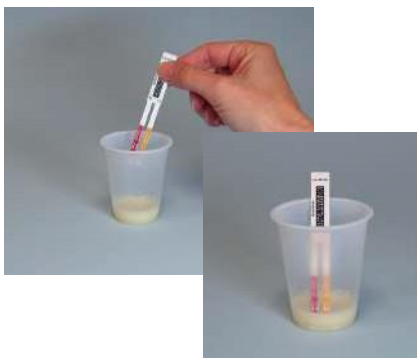

5. Helyezze a tesztet a pohárban levő folyadékba. Várjon 5 percet, majd vágja le a párnázott színes részt a tesztektről, és olvassa le a QuickScan készülékkel – győződjön meg róla, hogy előzetesen aktiválta a TotalTrait Soy Sum kalibrációt a legpontosabb eredmény érdekében.

Fehérje/Márkanév	Érzékenység
CP4 EPSPS / Roundup Ready	1 szójabab 400 közül (0,25%)
DMO / RR2 Xtend	1 szójabab 400 közül (0,25%)
PAT/pat / LibertyLink	1 szójabab 200 közül (0,5%)
2m EPSPS / GT27	1 szójabab 1000 közül (0,1%)